

## 丽春红溶液

产品编号	产品名称	规格
BL519A	丽春红溶液	100 ml

### 产品简介:

丽春红(Ponceau S)染色液可以用于 PVDF 膜、硝酸纤维素膜(nitrocellulose membrane)和醋酸纤维素膜(cellulose acetate membrane)上的蛋白的检测。丽春红带负电荷, 可以与带正电荷的氨基酸残基结合, 同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合, 从而形成红色的条带。

丽春红对蛋白的染色是可逆的, 染色后可以用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液洗去。

本试剂盒使用方便, 本底低, 灵敏度较高。

### 使用说明:

1、将 PVDF 膜、硝酸纤维素膜或醋酸纤维素膜浸没在丽春红染色液中, 摇动 3-5 分钟或更长时间, 直至出现清晰条带。对结果作适当记录。

2、用蒸馏水, PBS 或其它适当溶液漂洗 2-3 次, 每次 3-5 分钟, 去除丽春红, 进行后续的 Western 检测。

### 注意事项:

- 1、丽春红染色液不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

室温保存, 至少一年有效。