

伊红染液(醇溶)染液

产品编号	产品名称	规格
BL703A	伊红染液(醇溶)染液	100ml
BL703B	伊红染液(醇溶)染液	500ml

产品简介:

本公司生产的伊红染液是醇溶性伊红Y，可与苏木素配合染色，用于显示正常或病理组织的形态结构。本染液染色后不用水洗，可直接经乙醇脱水、二甲苯透明和封片。

操作说明:

- 1、石蜡切片于二甲苯（I）（II）中脱蜡各10分钟，然后经95%酒精约1分钟。
- 2、入80%乙醇1分钟，自来水冲洗1-2分钟。
- 3、苏木素染液染5-10分钟，自来水冲洗1-2分钟。
- 4、1%盐酸酒精分化数秒。
- 5、自来水冲洗回蓝5-10分钟。亦可以稀氨水溶液返蓝数秒，然后水洗1-2分钟。
- 6、入伊红染液染30秒-1分钟。
- 7、无水乙醇（I）（II）脱水各5分钟，二甲苯（I）（II）透明数分钟。中性树脂封片，镜检。

保存条件:

常温保存，6个月有效。