

601 型搅拌式电极架使用说明书

601 型搅拌式电极架（以下简称仪器）是将电极架和磁力搅拌器组合而成的新颖产品，符合离子电极测试时的使用需求，电极架采用特殊设计的电极夹头，操作方便，升降自如。同时，仪器也可作为一般的磁力搅拌器使用，具有外形美观，使用方便，无级调速，旋转平稳的特点。本产品采用强力磁钢，可用于超大体积溶液和粘稠溶液的搅拌。特别适合工矿企业和学校的常规实验室使用。

1. 技术指标：

调速范围：0~2300 转/分（空载）

工作面直径：Φ120mm

电极夹安装尺寸：Φ16mm Φ13mm

电极夹升降距离：0~90mm

最大搅拌容量：3000ml

电源适配器：DC9V

外型尺寸及重量：Φ120×49mm/680g

2. 使用方法：

- 2.1 将装有溶液的试瓶或烧杯放在工作面上，注意，应参照工作面上的圆形刻线，置于中心处，不要偏斜，这样将使搅拌珠旋转平稳。
- 2.2 将电极装入电极夹中，升降至适合位置。
- 2.3 插上电源，打开开关（此时开关指示灯发亮），调节调速旋钮至所需转速（顺时针旋转为加速）。
- 2.4 如果作为搅拌器使用，则可将电极夹及支棒拆去，按以上要求使用即可。
- 2.5 工作完毕，将调速旋钮逆时针旋到底，关闭电源，并将工作面揩净。
- 2.6 本搅拌器配置 B835 和 B628 搅拌珠各一粒，已能适合一般需要，如用户需要其他规格的搅拌珠可另行购买。

上海三信仪表厂

地址：上海市桂平路 481 号 16 幢 4 楼（漕河泾工业园区内） 邮编：200233

电话：021-63362480

传真：021-64956880

网址：www.shsan-xin.com

E-mail: sanxin@shsan-xin.com

合格证（代保修卡）

名称	601 型搅拌式电极架
日期	2023 年 10 月
检验员	检(2)验