

定量菌株（E2）使用说明书

■ 包装规格

- 5瓶冻干微生物+5瓶水化液
- 使用说明
- 质检报告

■ 使用说明

1. 从冰箱中取出菌株，使用前将其**平衡至室温**。
2. 打开瓶盖，将2.0mL无菌水加入西林瓶中，然后立即盖好瓶盖，静置约5-10s。
3. **涡旋**震荡菌悬液5-10s，直至菌株完全溶解，得到均匀的菌悬液，浓度范围为10-100 CFU/0.1mL，共2.0mL。
4. 根据实验要求，使用无菌移液器吸取并转移相应体积的菌悬液。

使用时请：

- a. 移液器取样或加样时，请垂直使用移液器。
- b. 每次取样前，须重复上述步骤3。
- c. 若有剩余菌悬液，盖好瓶盖后，置于2-8℃冷藏保存，并在8小时内使用。
- d. 建议使用平板涂布法进行接种。


■ 贮存条件

冻干菌粉-18℃以下，水化液室温。


■ 注意事项

1. 本品为一次性产品，不能反复冻溶。
2. 产品仅供实验室使用，不用于临床实验。
3. 产品若出现受潮、密封不严或已过期等情况，请勿使用。
4. 微生物实验室必须配备接收、操作、培养、储藏和丢弃生物危害品的设施，并按照适当的生物危害处理方式处理废弃的菌悬液。


使用说明图示

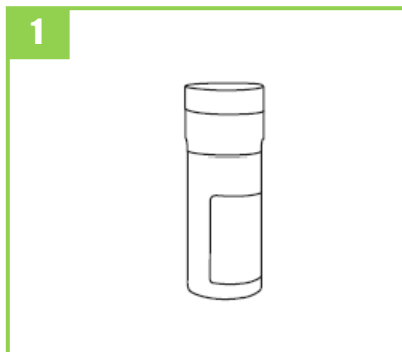


1. 从冰箱中取出装有菌株冻干粉的西林瓶，使用前将其平衡至室温。

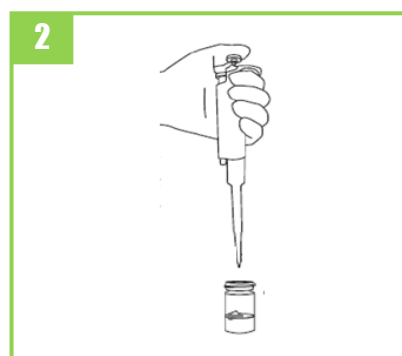

2. 打开瓶盖，将2.0mL无菌水加入西林瓶中，然后立即盖好瓶盖，静置约5-10s。
注意：加液时，垂直使用移液器。

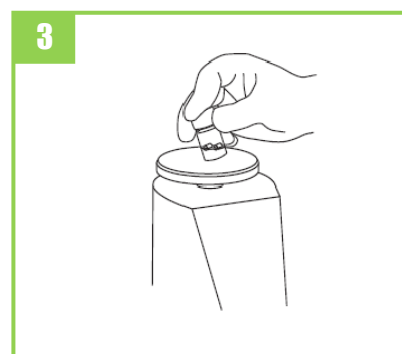

3. 涡旋震荡菌悬液5-10s，直至菌株完全溶解，得到均匀的菌悬液，浓度范围为10-100 CFU/0.1mL，共2.0mL。

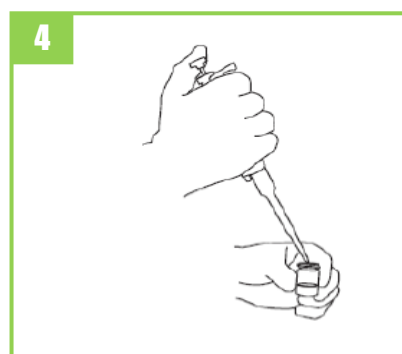

4. 根据实验室要求，使用无菌移液器吸取并转移相应体积的菌悬液。剩余菌悬液，盖好瓶盖，2-8℃冷藏，并在8小时内使用。
注意：每次取样前，重复步骤3。